

Von Ebener's 液

摘要

组织脱钙，酸性脱钙液

产品介绍

组织脱钙，酸性脱钙液主要由饱和氯化钠溶液、盐酸、蒸馏水等组成,细胞核染色较好,无需水洗。

产品简介：

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织建议固定之后，再进行脱钙或二者同时进

行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸

(EDTA)以及电解法脱钙。

Von Ebener's 液主要由氯化钠、盐酸等组成。其优点是：

①

细胞核染色结果好；

②

无需水洗。其缺点是：

①

不宜用化学方法确定脱钙终点。